

DELFL 培养箱水盘除菌剂 (100x)

产品简介:

本产品专门用于抑制和清除培养箱水盘中的微生物,多种高效清除成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物。本产品无色无味,作用完毕后分解为水和氧气,没有任何毒性和毒副产物,可替代传统的硫酸铜等易腐蚀的消毒试剂,可适用于培养箱水盘的日常杀菌处理。

使用方法:

- 1、首先将培养箱内的水盘清理干净,建议使用 75%酒精等消毒溶液擦拭表面。
- 2、在处理过的培养箱水盘中加入正常体积的水,按照 1:100 比例加入水盘除菌剂(例如 500ml 水加入 5ml 培养箱水盘除菌剂)。
- 3、需要再添加水时,按照同样的比例加入培养箱水盘除菌剂即可。
- 4、建议 7-10 天更换一次。

注意事项

- 1、本产品安全无毒,无刺激性,但是在使用过程中建议佩戴口罩,避免和皮肤黏膜接触,如果接触请立即用大量清水冲洗。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存,有效期一年。

